



EZ 慢病毒冻存液

产品描述

EZ 慢病毒冻存液（下文简称“EZ 冻存液”）产品中的缓冲液组分经过优化，使用了 Hepes 和碳酸氢钠进行缓冲，添加了 L-谷氨酰胺、微量元素、冻存保护剂等成分，适用于超速离心后、PEG 沉淀后、超滤浓缩后的慢病毒重悬。使用本产品重悬后的慢病毒颗粒毒性小、存储时间久、反复冻融次数多。

订购信息

产品名称	货号	规格
EZ 慢病毒冻存液	AC04L453	10 mL

运输与保存

蓝冰运输。4°C保存，有效期 12 个月。

存储浓度

1×

使用方法

超离、PEG 沉淀后的病毒重悬：

- 根据预期的浓缩倍数，加入适量的 EZ 冻存液（例如 100 mL 慢病毒原液预期浓缩 100 倍，则加入 1 mL EZ 冻存液），然后通过移液器轻轻吹打病毒沉淀。
- 静置 4-6 h，让沉淀中的慢病毒颗粒释放到 EZ 冻存液中。
- 12000 rpm，4°C，3 min 离心，收集上清液，-80°C保存。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

CCK-8 试剂盒 (Cell Counting Kit-8) (货号: AC11L054)

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)