



D-Hank's, 不含钙镁, 含酚红 (D-HBSS)

产品描述

D-Hank's平衡盐溶液是不含钙、镁离子的Hank's平衡盐溶液 (Dulbecco's Hank's Balanced Salt Solution, D-HBSS), 是细胞分离或培养中常用的磷酸盐缓冲液之一, 主要成分包括NaCl、KCl、KH₂PO₄、Na₂HPO₄、NaHCO₃和葡萄糖。D-Hank's平衡盐溶液常用于细胞传代或组织解离前的洗涤、细胞解离液的配制、细胞或组织的运输以及细胞计数稀释液等。

订购信息

产品名称	货号	规格
D-Hank's, 不含钙镁, 含酚红 (D-HBSS)	AC08L635	500 mL

运输与保存

常温运输。常温保存, 有效期 36 个月。

产品参数

pH 值:	7.2~7.4
NaHCO₃:	350 mg/L
酚红指示剂:	10 mg/L

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 本产品为即用型, 已经过滤除菌, 可直接使用, 使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理。
3. 使用本产品时应注意无菌操作, 避免污染。
4. 由于 D-Hank's 平衡盐溶液 NaHCO₃ 含量较低, 不能用于 5% CO₂ 的环境, 若放入 CO₂ 培养箱, 溶液将迅速变酸, 使用时应注意。

相关产品推荐

1X PBS (无菌) (货号: AC08L011)

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)