



## 发光法支原体检测试剂盒阳性对照

### 产品描述

发光法支原体检测试剂盒阳性对照试剂盒（以下简称“发光法阳性对照”），是专门用做Quick Cell 发光法支原体检测试剂盒（货号：AC16L062）的阳性对照试剂。

本产品为支原体经裂解后的产物，含有Quick Cell 发光法支原体检测试剂盒（货号：AC16L062）所需要的支原体特异性ATP合成相关酶，不含有活体支原体，不会对您的实验环境造成活体支原体污染，如不可能因为使用本产品而导致您实验室的相关细胞系被活体支原体污染。但是本产品仍然可能造成环境支原体DNA的污染，所以吸取本产品的吸头、离心管和含有本产品的96孔板，仍然需要小心处理。

### 订购信息

产品名称	货号	规格
发光法支原体检测试剂盒阳性对照	AC16L063	40 T

### 运输与保存

干冰运输。-80 °C保存，有效期60个月。

### 使用方法

#### 1. 收到本产品后，使用前，需要对产品进行分装：

将本产品在室温融化后（不能在 37°C 水浴锅内融化），在冰上进行操作，按照每管3 μL进行分装，然后全部放 -80°C 冰箱低温保存。

#### 2. 使用时：

取出1管（含3 μL本产品），室温融化后（不能在 37°C 水浴锅内融化），加入到57 μL 阴性对照液中，然后取50 μL用做发光法支原体检测的阳性对照。其他操作请参见 Quick Cell 发光法支原体检测试剂盒（货号：AC16L062）说明书。【注】：计算阳性对照的发光平均值与阴性对照的发光平均值的比值：如果比值>1.5，说明《发光法支原体检测试剂盒》活性良好。

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 含有本产品的吸头、离心管，可以将其装入含有半瓶水的带盖的、可密封的瓶子内，全部样品吸取完后，盖上瓶盖，以防止阳性 DNA 的挥发，造成环境的污染，进而造成假阳性。
- 含有本产品的 96 孔板，使用后，尽量用自封袋封闭后，扔到另外一个房间。

### 相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum)（货号：AC03L055）