



EZ 培养箱水盘抑菌剂

产品描述

EZ 培养箱水盘抑菌剂，主要成分是阳离子抗菌素，是专门用于清除和抑制培养箱水盘中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 d，多次使用即可清除。

本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

产品特点

- 广谱性：**对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。
- 安全性：**对小鼠和兔子做过相应灌喂及刺激试验，无任何不良反应。
- 理化性质：**无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10 d 即可完全降解。
- 针对性：**专门用于清除培养箱水盘中的水体的微生物污染。
- 其他：**操作方便，不会出现细菌耐药性等问题。

订购信息

产品名称	货号	规格
EZ 培养箱水盘抑菌剂	AC16L173	100mL

运输与保存

常温运输。常温阴凉处保存，有效期 24 个月。

使用方法

- 请佩戴乳胶手套操作。
- 首次使用，请先将培养箱水盘清洗干净，然后推荐使用 EZ 培养箱除菌剂 (货号：AC16L151) 或 75% 酒精擦拭；最后按照 1:100 的比例向水盘中加入水盘抑菌剂处理过的水（即：1L 水加入 10 mL 水盘抑菌剂）。
- 再次使用，可直接按照 1:100 的比例向水盘中加入本品，每 7-10 d 处理 1 次。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂（高效）（货号：AC04L092）
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum)（货号：AC03L055）