



李记细胞房守护套装

产品描述

李记细胞房守护套装包含了 EZ 细胞房除菌剂、EZ 培养箱除菌剂、EZ 水浴锅抑菌剂、EZ 培养箱水盘抑菌剂, 专门用于清除细胞房、培养箱、水浴锅、培养箱水盘中细菌、真菌、支原体等微生物。经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果, 尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 d, 多次使用即可清除。主要成分是阳离子抗菌素。

本产品是一种呈正电性的聚合物, 能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物, 并能阻碍菌体细胞壁的形成, 同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成, 增加细胞膜通透性, 使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力, 达到彻底清除的作用。

订购信息

产品名称	货号	规格
李记细胞房守护套装	AC16L688	组合款

产品组分

产品名称	货号	规格
EZ 细胞房除菌剂	AC16L143	500mL
EZ 培养箱除菌剂	AC16L151	500mL
EZ 水浴锅抑菌剂	AC16L162	100mL
EZ 培养箱水盘抑菌剂	AC16L173	100mL

运输与保存

常温运输。常温阴凉处保存, 有效期 24 个月。

产品特点

- **广谱性:** 对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。
- **安全性:** 对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验, 无任何不良反应。
- **理化性质:** 无刺激性、无腐蚀性、无挥发性, 7-10 d 即可完全降解。
- **针对性:** 专门针对不同的细胞培养环境, 5 min 内快速清除微生物污染。
- **其他:** 直接喷洒, 操作方便, 不会出现细菌耐药性等问题。

使用方法

EZ 细胞房除菌剂

1. 在细胞房及实验室空间, 喷两层即可快速杀灭常见污染源。



2. 喷洒本产品后, 需将细胞房或实验室密闭 10-20 min 后使用。
3. 建议每 1-2 周至少处理 1 次。

EZ 培养箱除菌剂

1. 在 CO₂ 培养箱内壁及空间, 喷三层即可快速杀灭常见污染源, 也可对环境空气灭菌。
2. 经试验验证, 处理培养箱污染对常见细胞 (如: HeLa、293T、MCF-7 细胞等) 培养无任何影响, 无需将细胞移出培养箱。
3. 建议 CO₂ 培养箱每 1-2 周处理 1 次。

EZ 水浴锅抑菌剂

1. 直接按照 1:1000 的比例向水浴锅中加入本产品, 例如: 1L 水加入 1mL 水浴锅抑菌剂。每 7-10 d 处理 1 次。

EZ 培养箱水盘抑菌剂

1. 首次使用, 请先将培养箱水盘清洗干净, 然后推荐使用 EZ 培养箱除菌剂 (货号: AC16L151) 或 75% 酒精擦拭; 最后按照 1:100 的比例向水盘中加入水盘抑菌剂处理过的水 (即: 1L 水加入 10 mL 水盘抑菌剂)。
2. 再次使用, 可直接按照 1:100 的比例向水盘中加入本品, 每 7-10 d 处理 1 次。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
2. 请佩戴乳胶手套操作。

相关产品推荐

EZ Trans 细胞转染试剂 (高效) (货号: AC04L092)
特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)