



抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI）

产品描述

抗荧光淬灭封片剂是一种能够减缓荧光淬灭并且固化玻片从而形成永久硬密封的试剂，固化后的玻片无需使用指甲油或其他密封剂密封盖玻片的边缘；含 DAPI 的抗荧光淬灭封片剂可直接进行细胞核染色。

订购信息

产品名称	货号	规格
抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI）	AC28L533	5 mL

运输与保存

常温运输。4℃避光保存，有效期 36 个月。

使用方法

1. 细胞样品

- 染色完毕后，吸掉液体。
- 每个玻片上滴加 10-20 μL 的封片剂，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触到封片剂，盖上盖玻片时可以挤出多余的封片剂，尽量不要有气泡。
- 荧光显微镜观察。
- 观察结束后，放置 4℃ 或室温，过夜封片，注意避光。

2. 组织切片

- 染色完成后，吸掉染色液。
- 滴加 10-20 μL 的封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片充分接触封片剂，盖上盖玻片时可以挤出多余的封片剂，尽量避免气泡产生。
- 荧光显微镜观察组织切片。
- 观察结束后，放置 4℃ 或室温，过夜封片，注意避光。

3. 其他样品

其他样品可参照上述样品进行操作。

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 使用前将其恢复至室温，轻微震荡混匀，避免产生气泡。
- 本产品对于染色活细胞膜染料和线粒体染料的抗淬灭效果不佳，建议用于固定透化的细胞或者组织。
- 可能会不适用于某些染料，实验前建议进行预实验测试匹配性。
- 封片过程中，应避免湿气太重的地方，封片剂吸入太多水汽，会影响封片效果。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品推荐

通用型组织细胞固定液（4%多聚甲醛）（货号：AC28L112）

柠檬酸钠修复液/柠檬酸钠修复 Buffer（50X）（货号：AC28L123）