



通用型抗体稀释液

产品描述

即用型抗体稀释液（作为工作稀释液使用），无需反复冻融，适用所有免疫学抗体稀释，不含 BSA 等动物来源蛋白，不含叠氮钠等有毒防腐剂。

订购信息

产品名称	货号	规格
通用型抗体稀释液	AP14L014	100 mL
通用型抗体稀释液	AP14L015	500 mL

运输与保存

蓝冰运输。4℃保存，有效期 24 个月。

使用方法

1. 计算工作浓度抗体所需体积量，按照稀释比例计算出所需抗体稀释液体积量；
2. 按照计算使用量，将高浓度抗体加入适量抗体稀释液中；
3. 完毕后利用 Vortex 充分混匀，静置于 4℃冰箱保存（可保存 6 个月以上）；
4. 抗体使用过程中若处于 4℃环境反应，可增大抗体的反复使用的寿命；
5. 可重复回收使用本抗体稀释液稀释后的抗体工作液，直至反应强度明显变弱；
6. 稀释后抗体在反复使用后出现强度变弱时，可添加少许抗体原液（浓缩液），使得抗体工作液恢复强度。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。

相关产品推荐

EZ ECL pico 化学发光液（超敏型）（货号：AP34L024）

BCA 蛋白定量试剂盒（货号：AP12L025）